Le trajet de l'air et son renouvellement dans les poumons

Nutrition – Chapitre 3 – TP. 3

> Un constat	
Document ci-contre et fonctionnement de la machine à fumer avec observation du filtre.	
M Résumer les effets des substances nocives de la fumée de la cigarette sur les poumons.	
	Source: http://www.cipretfribourg.ch/
> Que savons nous concernant les poumons ?	A gauche, poumons d'un fumeur et à droite poumons d'un non fumeur . Les poumons qui auront inhalé un paquet de cigarettes par jour toute leur vie auront " hébergé " pas moins de 5kg de particules toxiques!
I. Observation de l'organisation gén → Décrire les structures qui constituent les poumons.	érale de l'appareil respiratoire
→ On peut commencer à compléter les légendes du sché	
II. Le renouvellement de l'air	•
Nous venons de comprendre que les poumons ne sont p mouvements. Quels organes sont responsables du mou	
A. Les causes du mouvement de l'air	
Observation sur soi et à partir d'une radiographie (Document d pages 2 et 3 - Utilisation du modèle « Fonctionnement du diap	
M Résumer les informations sous forme d'un tableau, p	uis compléter le schéma « Le renouvellement de

l'air dans les poumons » en haut de la page 2 de la fiche - Bilan)

	Organes responsables des mouvements		Variations de volume
Phases de la respiration			observées

B. Peut-on améliorer l'apport de dioxygène autrement que par une augmentation de la fréquence respiratoire ?

Manipulations : en classe ExAO (Spirom), à la maison logiciel « La Respiration ».

Lors des séances de T.P. précédentes, nous avons montré que lors d'un effort physique, la consommation en dioxygène augmente et que l'appareil respiratoire répond par une augmentation du rythme mais il semble que le volume ventilé (inspiré et expiré) augmente lui aussi

Pour tenter de vérifier cette affirmation nous allons réaliser une manipulation assistée par ordinateur – Logiciel *Spirom* de *Jeulin* : module « *Spirométrie* ».

Ci-contre le schéma du montage ExAO

NOTER que les embouts doivent être changés à chaque séance ou en cas de changement de sujet d'expérimentation.

RAPPEL - Un binôme est constitué d'un élève expérimentateur qui contrôle le fonctionnement des outils ExAO et d'un sujet qui réalise les exercices demandés. Durant la phase de mise en forme des résultats les deux élèves rédigent individuellement.

Adaptateur Chronowin Filtre antibactérien Air inspiré Air expiré

1. Protocole

On cherche à mettre en évidence que nous possédons plusieurs types de respiration qui permettent de faire varier le volume d'air ventilé lors de chacune de nos respirations : la respiration normale et la respiration forcée.

2. Consignes de travail

- Sur l'écran d'accueil saisir les informations demandées (âge, sexe, taille). Elles permettent au logiciel de faire appel à une table des volumes moyens du thorax chez l'humain, en fonction de ces trois facteurs.
- Lancer la mesure en suivant les indications qui apparaîtront en rouge au bas de l'écran.
- Répéter la manipulation si celle-ci n'a pas été effectuée correctement la première fois.
- M À l'aide des résultats obtenus avec le logiciel Spirom module « Spirométrie », compléter le tableau de mesures et les légendes du schéma du soufflet thoracique.

Noms des volumes d'air (dans le logiciel Res = réserve et Vol = volume)	Mesures obtenues expérimentalement	
1 =		
2 =		
3 =		
4 =		
→ =		
4	Le soufflet thoracique	
2		
Les quatre mouvements respiratoires possibles		
► En une phrase répondre à la question posée en haut de la page.		